


Autoclave Vertical para Laboratorio

Medidas 25 X 50 y 30 X 60
3 calores y automáticas

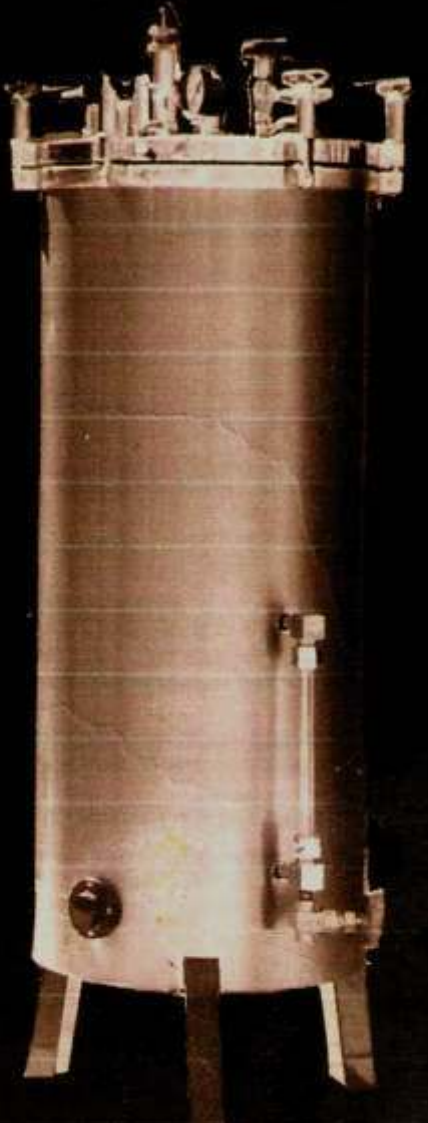

Características:

La cámara está construida en acero inoxidable calibre 12 tipo 304.
El forro y la canastilla en acero inoxidable calibre 22 tipo 304 pulido con vinil.
El Sistema de cerrado en bronce pulido y cromado.
Sistema de cerrado con mariposa.
Cuenta con válvula de alivio y seguridad calibrada a 20 libras, manómetro o termómetro según se solicite.
Control de operaciones con un apagador de 3 calores, un foco piloto indicador de intensidad equipada con 2 resistencias tipo moño de 25 x 50 de 750 watts cada una, y la de 30 x 60 de 900 watts cada una.
Alimentación eléctrica de 127 volts monofásica.
Conexión cable uso rudo 2 x 14 con clavija blindada.
Nivel de agua visible.

Instrucciones de manejo:

Abra la puerta y llene de agua hasta la marca del nivel.
Meta el material a esterilizar y cierre bien la puerta; conecte el autoclave y ponga el apagador en máximo para calentamiento.
Deje abierta la válvula de desalajo para que salga todo el aire; cuando vea que sale vapor, ciérrela y espere a que el manómetro llegue a 20 libras o a la presión o temperatura que haya solicitado; comience a contar el tiempo de esterilización. Este será el que usted decida.
El calor medio y mínimo los puede utilizar según sus necesidades de trabajo; transcurrido el tiempo de esterilización, ponga el apagador en la posición de DSL, abra la válvula de desalajo, espere a que salga toda la presión, finalmente abra la puerta y saque su material.
O bien, si metió líquidos, deje enfriar el autoclave para que así se pierda la presión y no se derramen sus líquidos.



MEDICAL HEALTH STORE, S.A. DE C.V.

QUERÉTARO

Ignacio Pérez Sur 50 loc. 14 (Plaza Celta), sobre Priv. Zaragoza, frente a Torre Médica TEC-100

Tel/Fax (442) 242 00 58

E-mail: mhstore1@yahoo.com.mx

<http://www.mhstore.com.mx>